



BioFX® BCIP/NBT 蓝单组分 AP 膜底物 产品说明书

产品号码:

BCIB-0100-01 (100 mL)

BCIB-1000-01 (1000 mL)

拟用于:

BioFX® BCIP/NBT 蓝单组分 AP 膜底物包含 5-溴-4-氯-3-吡啶基-磷酸盐和硝基蓝四氮唑。此底物为即用型溶液。未反应底物应为无色至淡黄色。当此底物系统与磷酸酶反应时，得到一种不溶性暗蓝色反应产物。

产品稳定性和储存:

产品稳定性	自生产日期起3年。
储存温度	2-25°C

使用建议:

使用前应使此产品达到室温(25°C)。

- 1) 使用充足的底物溶液完全覆盖膜表面。
- 2) 在蒸馏水中冲洗膜以终止反应。
- 3) 为避免阳性和背景染色之间对比度减弱，应在背景色变得太强之前对反应物进行观察和读数。

其他注意事项:

不建议稀释基质。建议稀释抗体或结合物以降低反应的强度。

技术支持，电邮 ivdtechsupport@surmodics.com

相关产品:

BioFX® BCIP/NBT 紫单组分 AP 膜底物(BCID)

StabilZyme® 无蛋白 AP 稳定剂(SAPF)

StabilZyme AP 结合物稳定剂(SA01)

所有列示产品均用于研究用途或将来生产体外诊断试剂。产品不拟用于人类或动物。产品销售无任何明示的或暗示的、通过用法或其他方式的卖方担保或表述；除更换不符合规格的产品或退还购货款以外，不接受任何索赔要求。所有索赔必须在交货日起 30 日内提出。

2015 年 4 月 4 日

产品代码: BCIB
SmartDoc # 7746, 修订版本号 0

页码 1